



UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT-UNMUL/LAB-BDH/
FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN KOMPOR PEMANAS GERHARDT	Revisi : 0

## INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT KOMPOR PEMANAS GERHARDT


### LABORATORIUM BUDIDAYA HUTAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

<b>Status Dokumen :</b>	
<b>No. Distribusi :</b>	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan		Dosen/Pegawai		
2. Pemeriksaan		Korpus GJM		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Syahrinudin, M. Sc	Kepala lab		
4. Penetapan		Dekan		
5. Pengendalian		UJM		



	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT-UNMUL/LAB-BDH/
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
	INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN KOMPOR PEMANAS GERHARDT	Revisi : 0

**1. TUJUAN**

Memberikan petunjuk penggunaan instrumen Kompor Pemanas Gerhardt secara tepat, efektif dan efisien.

**2. LUAS LINGKUP**

Instruksi kerja pengoperasian alat Kompor Pemanas Gerhardt ini berlaku bagi pengguna alat di dalam Laboratorium Budidaya Hutan.

**3. STANDAR**

-

**4. DEFINISI DAN ISTILAH**


4.1. Kompor Pemanas Gerhardt adalah alat pemanas untuk melakukan destruksi basah.

**5. RINCIAN INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT**

1. Siapkan sampel yang akan didestruksi;
2. Hubungkan kabel power ke stop kontak;
3. Tekan tombol NETZ;
4. Putar kenop ke arah kiri untuk mengatur suhu kompor;
5. Letakkan sampel yang akan didestruksi ke atas elemen pemanas tunggu hingga proses destruksi selesai;
6. Setelah selesai, angkat sampel yang telah terdestruksi kemudian matikan kompor dengan menekan tombol MAINS;
7. Cabut kabel power dari stop kontak.

**6. PIHAK YANG MENJALANKAN INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT**

- 6.1. Kepala laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan bahwa instruksi kerja ini disosialisasikan kepada calon pengguna alat
- 6.2. PLP/Laboran bertanggung jawab untuk memastikan pengguna alat mematuhi instruksi kerja dan melaporkan penyimpangan yang terjadi kepada kepala laboratorium
- 6.3. Pengguna alat bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menjalankan instruksi kerja dengan sebaik-baiknya

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT- UNMUL/LAB-BDH/
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
	INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN KOMPOR PEMANAS GERHARDT	Revisi : 0

**7. BAGAN ALIR**

-

**8. CATATAN**

-