



UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT-UNMUL/LAB-BDH/
FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN OVEN MEMMERT	Revisi : 0

## INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT OVEN MEMMERT

### LABORATORIUM BUDIDAYA HUTAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

<b>Status Dokumen :</b>	
<b>No. Distribusi :</b>	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan		Dosen/Pegawai		
2. Pemeriksaan		Korpus GJM		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Syahrinudin, M. Sc	Kepala lab		
4. Penetapan		Dekan		
5. Pengendalian		UJM		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN  
OVEN MEMMERT


Kode/No. : ISK/FHT-  
UNMUL/LAB-BDH/

Tanggal : 27 Juli 2022

Revisi : 0

### SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal	Catatan Perubahan	Alasan Perubahan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT- UNMUL/LAB-BDH/
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
	INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN OVEN MEMMERT	Revisi : 0

### 1. TUJUAN

Memberikan petunjuk penggunaan instrumen oven memmert secara tepat, efektif dan efisien.

### 2. LUAS LINGKUP

Instruksi kerja pengoperasian alat oven mmmert ini berlaku bagi pengguna alat baik yang berasal dari internal Fakultas Kehutanan UNMUL maupun masyarakat luas di luar Fakultas Kehutanan UNMUL.

### 3. STANDAR

-

### 4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1. Oven memmert adalah alat untuk mengeringkan bahan penelitian, contohnya: tanah, jaringan tanaman.


### 5. RINCIAN INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT

1. Hubungkan kabel kabel *power* ke sumber listrik;
2. Putar kenop ON/OFF ke arah kiri untuk menghidupkan oven, tunggu beberapa saat hingga display suhu menyala;
3. Putar kenop ON/OFF ke arah kanan untuk menggunakan fungsi TIMER, kemudian atur waktu pengeringan dengan memutar kenop penanda waktu sesuai yang diinginkan;
4. Atur suhu yang akan digunakan dengan menekan tombol MD;
5. Sesuaikan suhu dengan menggunakan tombol PANAHA ATAS-BAWAH KANAN-KIRI;
6. Setelah suhu diatur sesuai yang diinginkan, tekan kembali tombol MD;
7. Oven siap digunakan;
8. Jika sudah selesai, matikan oven dengan cara menekan memutar kenop ON/OFF ke arah tengah. Kemudian lepaskan kabel power dari stop kontak.

### 6. PIHAK YANG MENJALANKAN INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT

- 6.1. Kepala laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan bahwa instruksi kerja ini disosialisasikan kepada calon pengguna alat
- 6.2. PLP/Laboran bertanggung jawab untuk memastikan pengguna alat mematuhi instruksi kerja dan melaporkan penyimpangan yang terjadi kepada kepala laboratorium



	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT- UNMUL/LAB-BDH/
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
	INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN OVEN MEMMERT	Revisi : 0

6.3. Pengguna alat bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menjalankan instruksi kerja dengan sebaik-baiknya

**7. BAGAN ALIR**

-

**8. CATATAN**

-