	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT-UNMUL/LAB-BDH/
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
	INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN <i>OVERHEAD SHAKER</i>	Revisi : 0


INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT *OVERHEAD SHAKER*

LABORATORIUM BUDIDAYA HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Status Dokumen :	
No. Distribusi :	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan		Dosen/Pegawai		
2. Pemeriksaan		Korpus GJM		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Syahrinudin, M. Sc	Kepala lab		
4. Penetapan		Dekan		
5. Pengendalian		UJM		

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT-UNMUL/LAB-BDH/
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
	INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN <i>OVERHEAD SHAKER</i>	Revisi : 0

1. TUJUAN

Memberikan petunjuk penggunaan instrumen *Overhead Shaker* secara tepat, efektif dan efisien.

2. LUAS LINGKUP

Instruksi kerja pengoperasian alat *Overhead Shaker* ini berlaku bagi pengguna alat baik yang berasal dari internal Fakultas Kehutanan UNMUL maupun masyarakat luas di luar Fakultas Kehutanan UNMUL.

3. STANDAR

-

4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1. *Overhead Shaker* adalah alat untuk mengocok sampel tanah yang telah diberi larutan agar homogen.

5. RINCIAN INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT

1. Letakkan botol sampel di tengah-tengah mesin pengocok;
2. Kunci bagian atasnya dengan memutar kuncian batang ke arah kanan, pastikan tutup botol sampel dengan ujung batang mesin pengocok sudah rapat dan tidak longgar;
3. Hubungkan kabel power ke stop kontak;
4. Jika sudah selesai, matikan mesin dengan mencabut kabel power dari stop kontak.
5. Longgarkan kuncian batang mesin pengocok dengan memutar kuncian ke arah kiri;
6. Keluarkan botol sampel dari mesin pengocok.

6. PIHAK YANG MENJALANKAN INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ALAT

- 6.1. Kepala laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan bahwa instruksi kerja ini disosialisasikan kepada calon pengguna alat
- 6.2. PLP/Laboran bertanggung jawab untuk memastikan pengguna alat mematuhi instruksi kerja dan melaporkan penyimpangan yang terjadi kepada kepala laboratorium
- 6.3. Pengguna alat bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menjalankan instruksi kerja dengan sebaik-baiknya

7. BAGAN ALIR

-



UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : ISK/FHT- UNMUL/LAB-BDH/
FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : 27 Juli 2022
INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN <i>OVERHEAD SHAKER</i>	Revisi : 0

8. CATATAN

-